

RNaseA 使用说明书

◆ 包装规格:

货号	规格
DE0090-1ml	10 mg/ml

◆ 制品说明:

本品为即用型溶液。核糖核酸酶 A 来源于牛胰腺，可用于质粒 DNA、基因组 DNA 和蛋白样品中去除非特异结合的 RNA，也可用于 Rnase 保护实验以及 RNA 序列分析。核糖核酸酶 A 是内切核糖核酸酶，可特异地攻击 RNA 上嘧啶残基的 3'端，切割与相邻核苷酸形成的磷酸二酯键。反应终产物是嘧啶 3'磷酸及末端带嘧啶 3'磷酸的寡核苷酸。

◆ 保存条件:

室温 3 个月，4 度 6 个月，-20 度保存 2 年。

◆ 使用方法:

于样品中加入适量本制品，混匀后37度作用5-10min，或更长时间至RNA完全消化。

◆ 其他相关产品

DE0135-100T	100bp DNA ladder
DE0106-100T	1kb DNA ladder
DE0124-100T	DL3000 (DNA marker 3000)
DE0125-100T	DL8000 (DNA marker 8000)
DE0009-1ml	2 X PCR Master (含染料)
DE0102-1ML	6X DNA Loading Buffer
DE0102-5*1ML	6X DNA Loading Buffer
DE0121-500ML	50X TAE buffer
DE0120-100ml	10X TAE buffer
DE0096-500ml	10X TBE buffer
DE0110-500ml	5X TBE buffer

北京拜尔迪生物技术有限公司

地址：北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 B 座 10C 室

电话：010-62960866

传真：010-62975155